

2017年2月8日


お客様各位

未来の科学へ  
ADVANTEC®

アドバンテック東洋株式会社

## 定温乾燥器への容器設置に関する注意情報


乾燥中のピペットチップボックスが溶けた事例が発生しました。  
(使用状況：使用温度 60℃、独立過熱防止装置の設定温度 80℃)

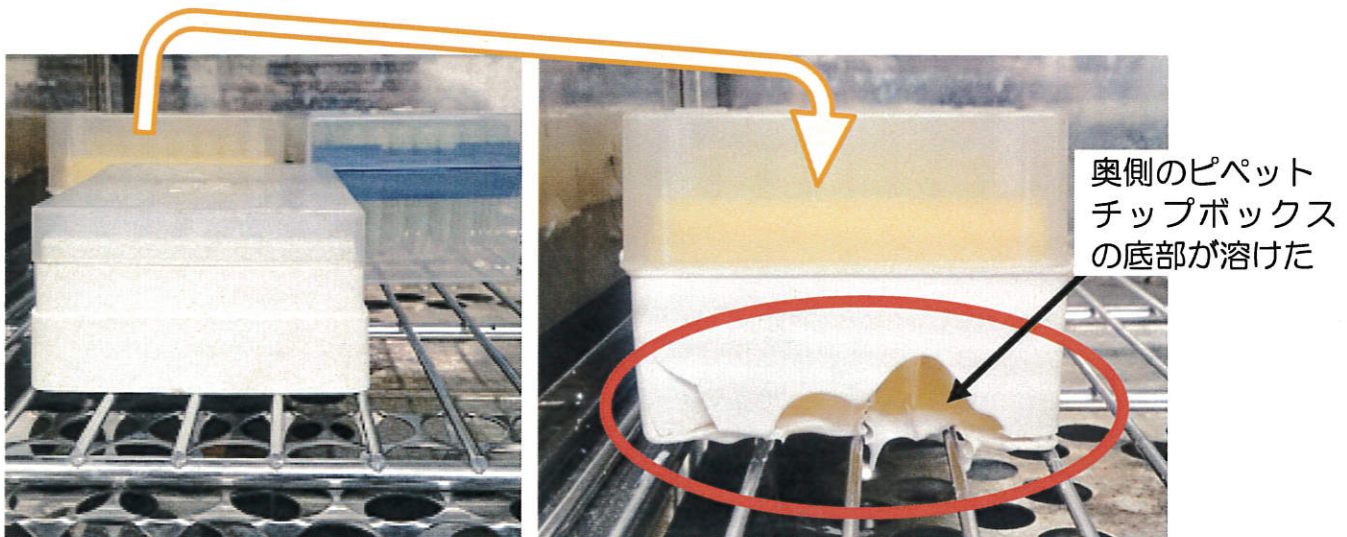

原因は、容器をまとめて置くことにより、乾燥器底部からの熱の対流が妨げられ、容器底部に熱がこもったためと考えられます。

(検証の結果、容器底部の温度は 120℃ を超えました)

棚板に容器を設置するときは、棚板面積の 30% 以上の空きスペースを作り、容器との間隔を開けて設置してくださいようお願いします。

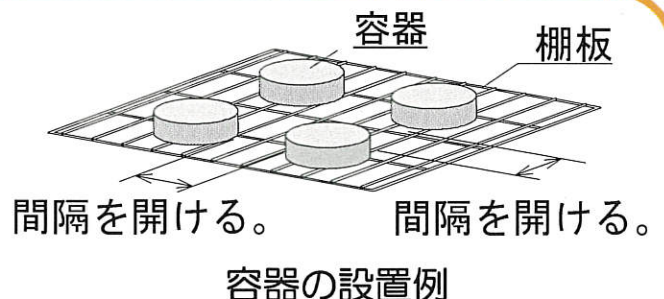

定温乾燥器の使用方法を誤ると火災の原因になります。

取扱説明書をよくお読みいただき、安全上の注意事項をご確認のうえお使いいただきますよう、お願い申し上げます。

アドバンテック東洋株式会社

本社・営業本部 〒112-0013 東京都文京区音羽 1-18-10  
TEL.(03)5981-0614

URL <https://www.ADVANTEC.co.jp/>